



Kort vejledning HERMLE-centrifuger

Z 207 A, Z 207 M Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A og SIEVA-3

Tastefunktioner

-  = **Omdrejningstal og RZB-taste**
= Indtastning af omdrejningstal eller RZB i skridt á 10
-  = **Accelerations- og bremsetidstaste**
= Indtastning af accelerations- og bremsetrin 0-9
-  = **Tidsinput - taste**
= indtastning af centrifugeringstid (maks. 99 timer og 59 min. samt kontinuerlig funktion)
-  = **Åbne låg/stop - taste**
= Apparatet kan standses når som helst (tryk 1 x). Åbner låget, efter centrifugen er stoppet
-  = **Start - taste**
= Apparatet kan kun startes, når låget er lukket.
-  = **Store - taste**
= Det er i alt muligt at gemme 99 gennemgange inklusive rotor og alle vigtige parametre
-  = **Program - taste**
= Hermed er det muligt at hente de gemte programmer
-  = **Kvik - taste**
= Til korte gennemgange
-  = **Omdrejningsfelt**
= De ønskede parametre kan bekvemt indstilles med én finger



Henviſning

Bemærk venligst, at det efter afslutningen af en gennemgang kun er muligt at starte apparatet igen, efter dets låg er blevet åbnet og lukket igen. Hvis dette ikke er tilfældet, blinker ordet "open" i rpm/rcf-display-segmentet

Ved en eventuel defekt af centrifugen eller ved fejl i strømforsyningen kan låget også låses op manuelt. Løsn hertil knappen foran i venstre side af apparatet og træk i den røde snor. (Nødåbning se betjeningsvejledning)

OBS!

- Ved en nødåbning er det muligt, at rotoren stadig drejer rundt – undgå derfor enhver berøring af rotoren under omdrejningen.
- Kontroller før hver gennemgang, at rotorens fikseringsskrue er spændt

Generelt:

- Fyld udelukkende din prøvebeholder udenfor centrifugen.

Displayfunktioner



rpm/rcf - display

Visning af omdrejningstal eller relativ centrifugalacceleration (RZB)
Der vises indstillede og aktuelle værdier.



acc/dec - display

Visning af accelerations- og bremsetrin



Tid - display

Visning af centrifugeringstid maks. 99 timer og 59 min. og kontinuerlig funktion