



Guide rapide centrifuges HERMLE


Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A et SIEVA-3


Fonctions des touches


 = **Vitesse de rotation et ACR**
= Saisie de la vitesse de rotation ou de l'ACR dans des pas de 10.


 = **Touche - Temps d'accélération et de freinage**
= Saisie du niveau d'accélération et de la pente de freinage 0-9


 = **Touche - Saisie du temps**
= Saisie du temps de centrifugation (99h et 59 min. au max. ou marche continue)


 = **Touche - Ouvrir couvercle/Arrêt**
= L'appareil peut être arrêté à tout moment (appuyer 1x)
Ouvre le couvercle après l'arrêt de la centrifuge

 = **Touche - Start**
= L'appareil ne peut pas être démarré sans que le couvercle n'ait été fermé.

 = **Touche - Store**
= 99 courses y compris le rotor et tous les paramètres importants peuvent être sauvegardés.

 = **Touche - Prog**
= Permet l'appel de tous les programmes sauvegardés.

 = **Touche - Quick**
= Pour courses courtes

 = **Champ rotatif**
= Les paramètres souhaités peuvent être réglés aisément à l'aide du doigt.



Remarques :

Nous attirons votre attention au fait qu'il faut ouvrir et refermer le couvercle de l'appareil après la fin d'une course afin de pouvoir le faire redémarrer. Au cas où cette condition ne serait pas remplie, le terme « open » va clignoter dans le segment d'affichage rpm/rcf.

En cas d'une panne éventuelle de la centrifuge ou de pannes de courant, le couvercle peut être déverrouillé manuellement. Déverrouillez à cet effet le bouton sur la face inférieure gauche de l'appareil et tirez sur la corde rouge (déverrouillage d'urgence). (Les informations sur le déverrouillage se trouvent dans le manuel utilisateur).

ATTENTION :

- Avec un déverrouillage d'urgence, il y a risque que rotor continue à tourner. Éviter donc tout contact avec le rotor pendant la rotation.
- Contrôlez fixation correcte de la vis de serrage de rotor avant chaque

Avis général :

- Remplissez vos récipients d'échantillon toujours en dehors de la centrifuge.

Fonctions de l'écran d'affichage



Écran - rpm/rcf
Affiche la vitesse de rotation ou bien l'accélération centrifuge relative (ACR).
La valeur théorique et la valeur réelle sont affichées.



Écran - acc/dec
Affichage du niveau d'accélération et de la pente de freinage



Écran time
Affichage du temps de centrifugation (99h et 59 min. au max. ou marche continue)