

Guida rapida centrifuga HERMLE

Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A e SIEVA-3

Funzioni dei tasti

-  = **Tasto velocità e RCF**
Inserimento della velocità o della RCF a incrementi di 10
-  = **Tasto tempo di accelerazione e frenata**
Inserimento del livello di accelerazione e frenata 0-9
-  = **Tasto inserimento tempo**
Inserimento del tempo di centrifugazione (max 99 h e 59 min. o ciclo continuo)
-  = **Tasto apertura coperchio/arresto**
L'apparecchio può essere fermato in qualunque momento (premere 1 volta). Apertura del coperchio dopo l'arresto della centrifuga
-  = **Tasto avvio**
L'apparecchio può essere avviato solo quando il coperchio è chiuso
-  = **Tasto Store**
Possono essere memorizzati fino a 99 cicli completi, inclusi il tipo di rotore e tutti i parametri importanti
-  = **Tasto Prog**
Può essere utilizzato per richiamare i programmi memorizzati
-  = **Tasto Quick**
Per il ciclo breve
-  = **Manopola girevole**
I parametri desiderati possono essere facilmente impostati con un dito



Note

Al termine di ogni ciclo, è possibile riavviare l'apparecchio solo dopo aver aperto e richiuso il coperchio. In caso contrario, la parola "open" comincerà a lampeggiare nella parte di display relativa a rpm/rcf.

In caso di guasti alla centrifuga o di interruzioni dell'alimentazione elettrica, il coperchio può essere sbloccato anche manualmente. Per farlo, rilasciare il pulsante sul lato anteriore sinistro dell'apparecchio e tirare la corda rossa (vedere le istruzioni per lo sblocco di emergenza).

ATTENZIONE:

- In caso di sblocco di emergenza, il rotore potrebbe continuare a girare – evitare di toccarlo durante la rotazione.
- Prima di ogni ciclo, verificare la tenuta della vite di fissaggio del rotore.

In generale:

- Riempire le provette solamente all'esterno della centrifuga.

Funzioni visualizzate



rpm/rcf - Display
Mostra la velocità o la forza centrifuga relativa (RCF).
Vengono mostrati i valori impostati ed effettivi.



acc/decel - Display
Mostra il livello di accelerazione e frenata



time - Display
Mostra il tempo di centrifugazione (max 99 h e 59 min. o ciclo continuo)