

# Centrifūgu HERMLE Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H Z 167 M, Z 287 A SIEVA-3 kopsavilkuma apraksts

## Taustiņu funkcijas



**Apgriezienu skaita un RZB taustiņš**  
= Ievada apgriezienu skaitu un RZP ar soli 10



**Paātrināšanas un bremsēšanas laika taustiņš**  
= Ievada paātrināšanas un bremsēšanas līmeni 0-9



**Laika ievadīšanas taustiņš**  
= Ievada centrifugēšanas laiku (maksimāli 99 stundas un 59 min, kā arī izpildes laiku)



**Vāka atvēršanas / apturēšanas taustiņš**  
= Ekārtu ir iespējams jebkurā laikā apturēt (jāspiež vienreiz).  
Atver vāku pēc centrifūgas apstāšanās.



**Iedarbināšanas taustiņš**  
= Iekārtu iespējams iedarbināt vienīgi tad, kad vāks ir noslēgts



**Saglabāšanas taustiņš**  
= Pavisam ir iespējams saglabāt 99 ciklus, tostarp rotora un visus svarīgākos parametrus



**Taustiņš prog**  
= Ar to ir iespējams izsaukt saglabātās programmas



**Taustiņš quick**  
= Īsiem cikliem



**Grozāma poga**  
= Ar grozāmo pogu var iestatīt vēlamo parametru



### Informatīvs norādījums

Lūdzu ievērojiet, ka pēc cikla beigām jauna iedarbināšana ir iespējama vienīgi pēc tam, kad iekārtas vāku atver un no jauna aizver. Ja tas nav noticis, rpm/rcf displejā mirgo vārds „open” jeb „atvērts” (angļu val.).

Centrifūgas iespējama bojājuma vai sprieguma apgādes traucējumu gadījumā vāku ir iespējams atvērt manuāli (skatiet ārkārtas atvēršanas instrukciju). Atgrieziet pogu iekārtas kreisajā pusē un pavelciet sarkano virvi (ārkārtas atvēršanas norādījumi sniegti apkopes aprakstā)

### UZMANĪBU

- Veicot ārkārtas atvēršanu, rotors vēl var griezties — tāpēc nepieskarities rotoram, kamēr tas griežas.
- Pirms katra darba cikla pārbaudiet vai rotora stiprināšanas skrūves ir cieši nostiprinātas.

### Vispārēja informācija

- Paraugu konteinerus pildiet vienīgi ārpus centrifūgas, Laiku pa laikam eļļojiet rimstošā motora nesošās skrūves un uzgaļus.

## Displeja funkcijas



### rpm/rcf - displejs

Rāda apgriezienu skaitu, respektīvi relatīvo centrifugālo paātrinājumu (RZB). Tiek rādīta sasniedzamā un faktiskā vērtība.



### acc/dec - displejs

Rāda paātrinājuma un bremsēšanas līmeni



### Laika displejs

Rāda centrifugēšanas laiku, maksimāli 99 stundas un 59 min, un izpildes laiku