



Beknopte handleiding HERMLE-centrifuges Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A en SIEVA-3


Toetsfuncties


 **Toerental en RZB-toets**
= Invoer van het toerental of de RZB (relatieve centrifugale versnelling) in stappen van 10


 **Versnellings- en remtijdknop**
= Invoer van het versnellings- en remniveau 0-9


 **Tijdinvoertoets**
= Invoer van de centrifugeertijd (max. 99 h en 59 min evenals functie voor continubedrijf)


 **Toets voor deksel openen/Stop**
= Het apparaat kan op elk moment gestopt worden, (1x drukken) opent het deksel na stilstand van de centrifuge

 **Starttoets**
= Het apparaat kan alleen worden gestart, wanneer het deksel gesloten is

 **Storetoets**
= Er kunnen in totaal 99 runs inclusief rotor en alle belangrijke parameters opgeslagen worden

 **Prog-toets**
= Hiermee kunnen de opgeslagen programma's worden opgeroepen

 **Quick-toets**
= Voor korte runs

 **Draaiveld**
= De gewenste parameters kunnen gemakkelijk met een vinger ingesteld worden



Aanwijzingen

Let erop dat na het beëindigen van een run een herstart alleen mogelijk is, nadat het deksel van het apparaat geopend en opnieuw gesloten is. Mocht dat niet het geval zijn, dan knippert het woord „open“ in het rpm/rcf displaysegment

Bij een eventueel defect van de centrifuge of bij storingen in de stroomvoorziening kan het deksel ook handmatig ontgrendeld worden. Draai hiertoe de knop linksonder aan de voorkant op het apparaat los en trek aan het rode snoer. (Noodontgrendeling zie gebruikshandleiding)

LET OP:


- Bij een noodontgrendeling kan de rotor nog draaien - voorkom daarom elk contact met de rotor tijdens het draaien.
- Controleer voor elke run of de schroef van de rotor goed vastzit.

Algemeen:

- Vul uw monsterhouders alleen buiten de centrifuge.

Displayfuncties

 **rpm/rcf - display**
Weergave van het toerental resp. de relatieve centrifugale versnelling (RZB) De instelwaarde en werkelijke waarde worden weergegeven.

 **acc/dec - display**
Weergave van het versnellings- en remniveau

 **time - display**
Weergave van de centrifugeertijd max. 99 h en 59 min en continubedrijf