










Guia de início rápido de centrífugas HERMLE Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A e SIEVA-3

Funções dos botões

-  **Rotação e botão ACR**
= Introdução da rotação ou ACR em passos de 10
-  **Botão do tempo de aceleração e de travagem**
= Introdução dos níveis de aceleração e de travagem 0-9
-  **Botão Introdução de tempo**
= Introdução do tempo de centrifugação (máx. 99h e 59 min., assim como função de funcionamento contínuo)
-  **Botão Abertura de tampa/Paragem**
= O aparelho pode ser parado a qualquer momento (pressionar 1x) A tampa abre-se após a imobilização da centrífuga
-  **Botão Início**
= Apenas é possível iniciar o aparelho, se a tampa estiver fechada
-  **Botão Store**
= Podem ser guardados no total 99 cursos incluindo rotor e todos os parâmetros importantes
-  **Botão Prog**
= Assim é possível aceder ao programa guardado
-  **Botão Quick**
= Para cursos breves
-  **Campo rotativo**
= Os parâmetros pretendidos podem ser ajustados confortavelmente com um dedo



Indicações

Considere que depois de completar um curso, o reinício apenas é possível após a tampa do aparelho ter sido aberta e fechada novamente. Se este não tiver de ser o caso, a palavra "open" fica intermitente no segmento do visor rpm/rcf

No caso de um eventual defeito da centrífuga ou em caso de avarias na alimentação de corrente, a tampa também pode ser desbloqueada manualmente. Para tal, solte o botão no lado inferior dianteiro esquerdo do aparelho e puxe o cordão vermelho. (Desbloqueio de emergência, ver manual de instruções)

ATENÇÃO:

- **No caso de um desbloqueio de emergência, o rotor ainda pode rodar - evite por isso, qualquer contacto do rotor durante a rotação.**
- **Antes de cada curso, verifique o parafuso de aperto do rotor quanto a assentamento fixo.**

Informações gerais:

- **Encha o seu recipiente de amostras apenas fora da centrífuga.**

Funções de visor



Visor rpm/rcf

Exibição da rotação ou aceleração de centrifugação relativa (ACR)
O valor nominal e o valor real são exibidos.



Visor acc/dec

Exibição dos níveis de aceleração e de travagem



Visor time

Exibição do tempo de centrifugação máx. 99h e 59 min. e funcionamento contínuo