

Snabbguide HERMLE centrifuger Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A och SIEVA-3

Knappfunktioner

-  = **Varvtal och RZB-knapp**
= Varvtal och RZB anges i steg om 10
-  = **Accelerations- och bromstidsknapp**
= Inmatning av accelerations- och bromsnivå 0-9
-  = **Tidinmatningsknapp**
= Inmatning av centrifugeringstid (max. 99h och 59min, eller joggfunktion)
-  = **Locköppnings-/Stoppknapp
eckel-öföföföf/Stopp - Taste**
= Enheten kan när som helst stoppas (tryck 1 gång).
Öppnar locket efter att centrifugen stått still
-  = **Startknapp**
= Enheten kan bara startas när locket är låst
-  = **Spara-knapp**
= Totalt 99 körningar inklusive rotor och alla viktiga parametrar kan sparas
-  = **Prog-knapp**
= Här når du program som har sparats
-  = **Snabbknapp**
= För korta körningar
-  = **Rotationsfält**
= Önskad parametrar kan bekvämt ställas in med ett finger



Observera

Observera att efter en körning är en omstart endast möjlig efter att locket på enheten har öppnats och stängts igen. Om det inte har gjorts blinker ordet "öppen" i rpm/rcf-displaysegmentet

Vid fel på centrifugen eller problem med strömförsörjningen kan locket även låsas upp manuellt. Lossa knappen på enhetens vänstra sida och dra i det röda snöret (nödupplåsning)

ACHTUNG:

- Vid en nödupplåsning kan rotorn fortfarande snurra.- undvik därför all kontakt med rotorn när den rör sig.
- Kontrollera före varje körning att rotorns åtdragningskruv är ordentligt åtdragen.

Allmänt:

- Fyll dina provbehållare endast utanför centrifugen. Fetta in den svängbara rotorns koppar och bärbultar då och då.

Displayfunktioner



rpm/rcf - display
Visar varvtal eller relativ centrifugal acceleration (RZB). Börvärdet och det faktiska värdet visas.



acc/dec - display

Visar accelerations- och bromsnivå



time - display

Visar centrifugeringstid max. 99h och 59 min samt joggkörning