

# Guía rápida para las centrifugadoras HERMLE Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A y SIEVA-3

## Funciones de los botones



**Botón del número de revoluciones y la aceleración centrífuga relativa**  
Introducción del número de revoluciones o la aceleración centrífuga relativa a intervalos de 10.



**Botón de tiempo de aceleración y frenado**  
Introducción del nivel de aceleración y frenado de 0 a 9.



**Botón de introducción del tiempo**  
Introducción del tiempo de centrifugado (máx. 99 h y 59 min, así como función de marcha continua).



**Botón de apertura de la tapa/parada**  
El aparato se puede parar en cualquier momento (pulsar una vez). Se abre la tapa después de pararse la centrifugadora.



**Botón "Start"**  
El aparato solo se puede poner en marcha si la tapa está cerrada.



**Botón "Store"**  
Se pueden guardar en total 99 procesos de marcha incluyendo el rotor y todos los parámetros importantes.



**Botón "Prog"**  
Permite abrir los programas guardados.



**Botón "Quick"**  
Para procesos de marcha breves.



**Campo giratorio**  
Los parámetros deseados se pueden configurar cómodamente con un dedo.



### Notas

Tenga en cuenta que, tras finalizar un proceso de marcha, solo es posible un reinicio después de abrir la tapa del aparato y volverla a cerrar. De lo contrario, parpadea la palabra "open" en el segmento de la pantalla "rpm/rcf".

En caso de que haya una avería en la centrifugadora o si se produce un fallo de la alimentación eléctrica, la tapa también se puede desbloquear manualmente. Para ello, suelte el botón situado en la parte izquierda inferior delantera del aparato y tire del cordón rojo.

(Consulte el desbloqueo en las instrucciones de manejo)

### ATENCIÓN:

- Durante el desbloqueo de emergencia es posible que el rotor todavía esté girando. Por tanto, evite cualquier contacto con el rotor mientras gira.
- Antes de cada proceso de marcha compruebe que el tornillo de apriete del rotor esté firme.

### En general:

- Llene los recipientes de muestras solo fuera de la centrifugadora.

## Funciones de la pantalla



**Pantalla "rpm/rcf"**  
Indicación del número de revoluciones o de la aceleración centrífuga relativa (RCF). Se indican los valores nominal y real.



**Pantalla "acc/dec"**  
Indicación del nivel de aceleración y frenado.



**Pantalla "time"**  
Indicación del tiempo de centrifugado, máx. 99 h y 59 min, y función de marcha continua.